

10×TBE缓冲液

一. 产品简介:

本产品是常用的DNA电泳缓冲液, 常用于PAGE胶, 也可以用于琼脂糖凝胶。本产品是10×浓缩液, 使用时需根据实验的具体要求用蒸馏水或去离子水稀释配制成1×或者0.5×后使用。

二. 订购信息

产品名称	货号	规格
10×TBE缓冲液	MB0006	500mL

三. 保存条件:

室温储存, 有效期一年。

四. 使用说明:

1、量筒量取100mL 10×TBE缓冲液, 倒入一洁净的1L容量瓶中, 加入蒸馏水或去离子水混匀并定容到1L后即成为1×TBE缓冲液(根据实验需求, 可稀释至0.5×使用)。

五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用, 不能用于临床治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。