

## 5×蛋白上样缓冲液（含DTT）

### 一. 产品简介:

本产品是一种经过改良的以酚红为染料，5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。

### 二. 订购信息

产品名称	货号	规格
5×蛋白上样缓冲液（含DTT）	PW0006	1mL×5
	PW0007	1mL×15

### 三. 保存条件:

-20℃储存，一年有效。

### 四. 使用说明:

- 1、蛋白样品中加入1/4体积的本产品，混匀。
- 2、100℃或沸水浴加热5-10min，以充分变性蛋白。
- 3、加热结束后，室温13400g高速离心5-10min。
- 4、待样品冷却至室温，即可吸取上清用于电泳分析。
- 5、通常电泳至红色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

### 五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用，不能用于临床治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品必须完全溶解后再使用。
- 4、本产品中含少量DTT，有轻微刺激性气味，但不含剧毒的巯基乙醇。
- 5、本产品含有变性剂，不适用于非变性胶的电泳。