

PVDF膜

一. 产品简介:

本产品是经特殊处理的聚偏二氟乙烯印迹膜。常用于免疫印迹时蛋白从胶到膜的转印。与硝酸纤维素膜相比, PVDF膜具有高强度、耐溶剂、高通量、底背景等特性。

二. 订购信息

产品名称	货号	规格
PVDF (0.22 μ m)	PW0016	26.5cm \times 3.75m
PVDF (0.45 μ m)	PW0017	26.5cm \times 3.75m
PVDF (0.45 μ m)	PW0018	8.5cm \times 6cm, 2张
PVDF (0.45 μ m)	PW0019	8.5cm \times 6cm, 5张

三. 保存条件:

室温储存。

四. 使用说明:

- 1、将本产品裁剪至合适大小。
- 2、用镊子夹取中间白色层, 浸泡在乙醇或甲醇溶液中活化。
- 3、用镊子夹取活化后的膜进行后续转膜操作。

五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用, 不能用于临床治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品需要在乙醇、甲醇或其它适当的溶液中浸泡活化后使用。