

无蛋白快速封闭液

一. 产品简介:

本产品专为快速高效封闭Western Blot印迹膜而设计, 采用无蛋白配方, 避免抗体与封闭剂的非特异性结合, 最大程度地降低了背景。同时, 本产品无内源的磷酸化蛋白和生物素, 对磷酸化特异抗体及生物素检测也不会产生干扰。

二. 订购信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
|----------|--------|-------|
| 无蛋白快速封闭液 | PW0020 | 500mL |

三. 保存条件:

4°C储存, 有效期一年。

四. 使用说明:

- 1、完成转膜后, 用洗膜液漂洗膜1-2min。
- 2、将膜放入适当容器中。
- 3、加入封闭液, 完全浸没膜。
- 4、室温水平摇床封闭10-15min。
- 5、封闭后的膜用洗膜液冲洗膜2-3次, 即可用于一抗孵育等后续实验。

五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用, 不能用于临床治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品通常用于PVDF膜或NC膜的封闭时间为10min。背景低的抗体, 可以缩短到5min, 而对于一些背景非常高的抗体, 可以尝试将封闭时间延长为15-60min。
- 4、本产品低温放置易引起析出絮状或沉淀, 可65°C加热溶解后正常使用。
- 5、没有任何一种封闭液能适合所有抗原和抗体检测系统。如出现本试剂不适合的抗体, 请替换使用其它种类的封闭液如BSA或脱脂奶粉等。