

10×转膜缓冲液

一. 产品简介:

本产品是用于Western Blot实验中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品是10×浓缩液，不含SDS和甲醇，便于储存、操作简便。

二. 订购信息

产品名称	货号	规格
10×转膜缓冲液	PW0024	500mL

三. 保存条件:

室温储存，有效期一年。

四. 使用说明:

- 1、量筒量取100mL 10×转膜缓冲液，倒入一洁净的1L容量瓶中。
- 2、量筒量取200mL无水甲醇或无水乙醇，同样倒入1L容量瓶中，混匀。
- 3、加入蒸馏水或去离子水混匀并定容到1L后即为1×转膜缓冲液。

五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用，不能用于临床治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。