

WB抗体剥离缓冲液

一. 产品简介:

本产品用于Western Blot实验转移了蛋白的膜的重复利用。本产品可以充分去除经过化学发光检测的膜上结合的一抗和二抗。与重新跑一遍Western Blot实验相比, 不仅省时省力, 而且可以消除重新上样而带来的误差, 使结果可靠性更强。

二. 订购信息

产品名称	货号	规格
WB抗体剥离缓冲液	PW0028	100mL
	PW0029	500mL

三. 保存条件:

4°C储存, 有效期一年。

四. 使用说明:

- 1、TBST或PBST室温摇床漂洗膜5min。
- 2、WB抗体剥离缓冲液室温摇床漂洗膜10min; 换液, 重复一次。
- 3、PBS缓冲液室温摇床漂洗膜10min; 换液, 重复一次。
- 4、TBST或PBST室温摇床漂洗膜10min; 换液, 重复一次。
- 5、封闭液重新封闭后, 即可孵新的一抗。

五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用, 不能用于临床治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品不建议重复使用。